

Typ-Prüfung, Prüfung nach Aufstellung, Routineprüfung

In der KRINKO-Empfehlung „Hygienische Untersuchung in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen“ sowie in den DIN-Normen 10510 und 10512 wird eine 1/2-jährliche Prüfung mit Bioindikatoren empfohlen.

Mit den Bioindikatoren wird gleichzeitig die Reinigungs- und Desinfektionsleistung bestätigt.

Bei den Bioindikatoren dokumentieren Sie die optisch festgestellte Reinigungsleistung. Zur Prüfung der Desinfektion senden Sie die Bioindikatoren in Ihr Labor.


Vorgehensweise:

Geprüft werden sollte jedes Programm mit je 8 Bioindikatoren zuzüglich 2 Transportkontrollen.

Die Geschirrspülmaschinen werden für die periodische Prüfung ganz normal mit Essgeschirr und Besteck beladen. Die Bioindikatoren (Edelstahlplättchen) werden zum Besteck in den verschiedenen Besteckkörben oder auf den Besteckbändern verteilt. Zur Prüfung der Reinigungs- und Desinfektionsleistung des Essgeschirrs werden die Indikatoren an den Tellern befestigt.



Indikatoren im **Besteckkorb**

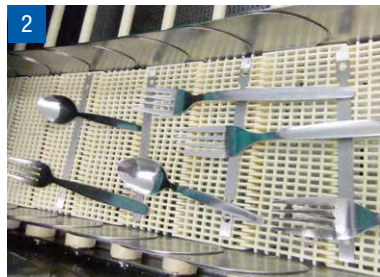

Indikatoren auf dem **Besteckband**



Indikatoren am **Teller** befestigt

■ Artikelübersicht: Indikatoren

Artikel	Bestell-Nr.
Das Original: Bioindikatoren	
Geschirrspülmaschine Bioindikator gemäß DIN 10510 und DIN 10512 Keimträger: Edelstahlplättchen (140 x 10 x 1 mm) mit 80er Körnung Prüfanschmutzung RAMS Testkeim: E. faecium; Keimzahl > 10 ⁷	BI-GSM-1
Das Original: Reinigungsindikatoren	
Geschirrspülmaschine Reinigungsindikator gemäß DIN 10510 und DIN 10512 Edelstahlplättchen (140 x 10 x 1 mm) mit 80er Körnung Prüfanschmutzung RAMS	RE-GSM-1